

GEL MAKER SET - HR


パーツ名	同梱数	商品コード
ゲルメーカーセット-HR	1 セット	GM-HR
・ゲルトレイ L-HR	2 枚	
・ゲルトレイ S-HR	4 枚	
・ゲルメーカースタンド-HR	1 台	
・コーム-L-HR	2 本	

⚠ ご使用上の注意事項 ⚠


- ・本製品を従来製品と組み合わせて高温(70℃以上)で使用しますと、従来製品が変形する恐れがあります。本製品のコーム、ゲルメーカースタンド、ゲルトレイは、それぞれ右図のような特徴で見分けられますので、必ずこれらのセットのみで使用してください。
- ・本製品は基本的に0～100℃の温度範囲内でご使用ください。
- ・火傷の恐れがありますので、ゲルを流し込んだ直後にゲルメーカーセットに触れないようにしてください。
- ・本製品は高温でも変形しにくい性質をっていますが、恒久的に変形しないわけではありません。汚れや変形が目につくようになってきましたら、買い替えをお願いいたします。
- ・本製品を電子レンジやランプ照射によって加熱しないでください。
- ・本製品をアセトンなどの有機薬品で洗浄または清掃しないでください。変形する恐れがあります。なお、82%(v/v)以下の消毒用エタノールに対しては、室温で数分以下の浸漬ならば可能です。
- ・ゲルメーカーセットの詳しい使い方は、Mupid-2plusなどの電気泳動装置に付属している取扱説明書をご参照ください。

■ 外観上の特徴

コーム

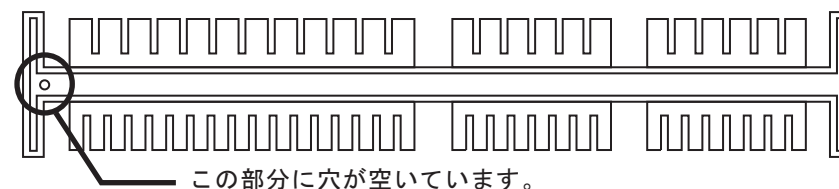


ゲルメーカースタンド

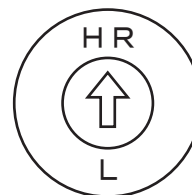

ゲルメーカースタンド裏面の一部にマーキングがあり、「HR」側に矢印が向いています。

ゲルトレイ

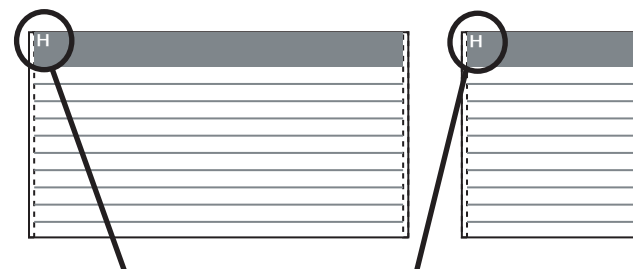

ゲルトレイの裏面のベタ塗り印刷部分に「H」のマークがついています。